

Testsatz Caldur Phosphat LR

Eigenschaften:

Testsatz colorimetrisch

Messbereich:[nbsp]0,25 - 10 mg/L PO₄

Anwendung:

1. Proberöhrchen bis zur 10 ml-Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. Phosphat Reagenz A öffnen und 5 Tropfen in das Proberöhrchen geben, verschließen und mischen.
3. Proberöhrchen öffnen und 1 Tropfen Phosphat Reagenz B zugeben, verschließen und mischen.
4. 7 Minuten stehen lassen.
5. Proberöhrchen öffnen und auf dasjenige Farbfeld stellen, dessen umgebende Farbe der Probelösung bei der Durchsicht von oben entspricht. Analysenwert notieren (in mg/L), bzw. Zwischenwerte schätzen.

Achtung: Ist die Farbe der Wasserprobe stärker gefärbt als die des intensivsten Farbfeldes, so muss die Wasserprobe zuvor verdünnt werden. Hierzu das Proberöhrchen bis zur 1 ml - Markierung mit der Wasserprobe füllen, dann bis zur 10 ml-Markierung mit destilliertem Wasser auffüllen. Dann gemäß Pkt. 2. - 5. verfahren. Der dann ermittelte Analysenwert ist mit 10 zu multiplizieren.

Weitere Informationen:

Artikelnummer:[nbsp]04201216

verfügbare Gebindegrößen:[nbsp]1 Set = ausreichend für ca. 200 Messungen